



SE600 Ruby 上部バッファチャンバーの確認方法

下記 1) の方法でご確認をお願いします。不具合が確認された場合は、お手数ですが代理店様か弊社バイオダイレクトライン (tel 03-5331-9336) にご連絡ください。すぐに正常品の手配をさせていただきます。また、判断が難しい場合は、弊社に製品を着払いにてご返送いただければ、確認および対応をさせていただきます。

1)ゲルカセットを組み立て (図 1)、上部バッファチャンバーの下部へ差し込み (図 2)、セットします。上部バッファチャンバーが最後まで下りてカムで固定できることを確認して下さい。上部バッファチャンバーが最後まで下りない場合は弊社までご連絡下さい。

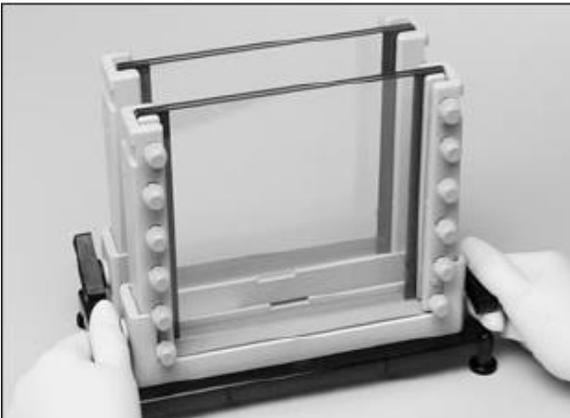

(図 1)

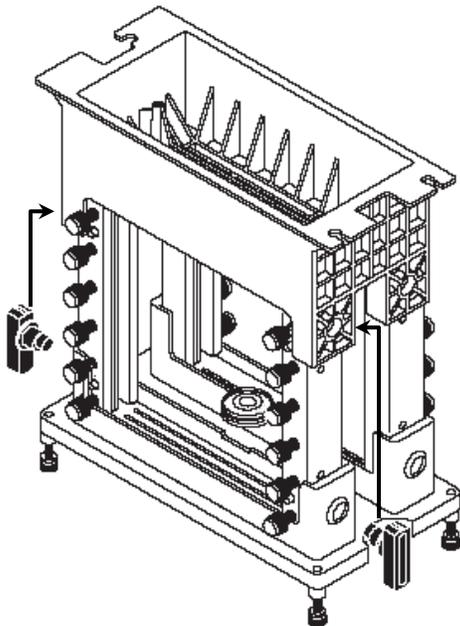

(図 2)