

AKTAdesign 用 PEEK チューブの接続方法

(HiTrap/HiPrep 用コネクタでも手順は同様です)



- 1) Fingertight コネクタの先から PEEK チューブが 1 cm ほど飛び出ている状態にします



- 2) つなぎたい場所に PEEK チューブ先端が当たるように押しつけます (この例ではカラム入り口に押し付けています)



- 3) PEEK チューブをカラム方向に押し付けながら、Fingertight コネクタを締めます (この際、PEEK チューブが動かないように押さえながらコネクタを締め付けます)



- 4) 締め終わったら PEEK チューブをつまんで少し引っ張ります。 ※この時点ですぐに抜けてしまうようなら、再度 1) から実施してください



- 5) 正しく接続できると、Fingertight コネクタ先端からは 2 mm 程度 PEEK チューブが飛び出た状態になります

製品情報

製品写真	製品名	コード番号
	PEEK Tubing, 2 m, o.d. 1/16", i.d. 0.5 mm (オレンジ)	18111368
	PEEK tubing o.d. 1/16", i.d. 0.25 mm, 2 m (青)	18112095
	PEEK tubing o.d. 1/16", i.d. 0.75 mm, 2 m (緑)	18111253
	PEEK tubing o.d. 1/16", i.d. 1.0 mm, 2 m (ベージュ)	18111583
	Fingertight connector, 1/16" male	18111255
	HiTrap / HiPrep 1/16" male connector for AKTAdesign	28401081

グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社

バイオダイレクトライン

TEL : 03-5331-9336

Email : Tech-JP@cytiva.com