


## UV LED のキャリブレーション

キャリブレーションをする前に UV セルの接続が緩んでないか確認してください。

UV セルに接続された PEEK チューブのコネクターが緩んでないか確認してください。


1. インレットチューブに精製水を接続します。
2. Pump から送液し、UV セルを精製水で洗浄します。UV セルにエアが入らないように注意してください。
3. **AKTASart** のホーム画面より、**Settings and service** をタップし、**Next: Next** をタップします。

**Settings and service** の画面の 3 ページが表示されます。

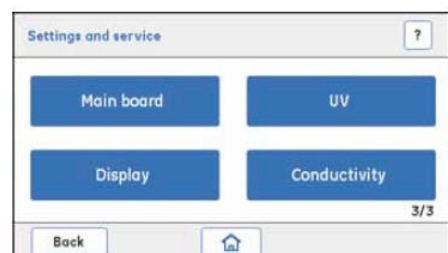

4. **Settings and service** の画面の **UV** をタップします。

**UV** の画面が表示されます。

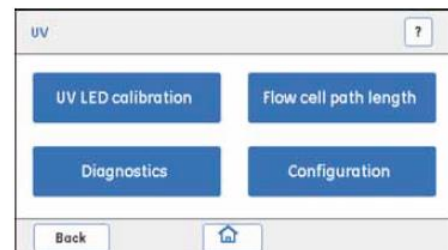


5. **UV** の画面で **UV LED calibration** をタップします。

**UV LED calibration** 画面が表示されます。

UV キャリブレーションのパラメータの詳細は

**AKTA stert Maintenance Manual** を参照してください。

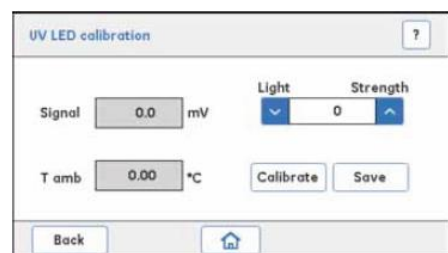

- 6.

- ・上下の矢印キーで **Light strength** の値を **500** にセットしてください。
- ・**Calibrate** をタップします。確認画面が表示されます。**OK** ボタンを選択すると自動的に **Light strength** の値をサーチします。エラー115 が表示されますが問題ないので **OK** を押します。

- 7.

- ・**Signal** の値が **2700mV 以上**である場合は、**Save** をタップしてください。

もし、**Signal** の値が **2700mV** より低い場合は、**Signal** が **2700mV 以上**になるまで、矢印キーで **Light strength** を増やしてください。

Signal の値が **2700mV** 以上になったら、**Save** をタップして **Light strength** の値を保存してください。

8. **Home** に戻り、本体を再起動します。