


ImageQuant TL v.8.2

『日本語インストールマニュアル』

2021 03

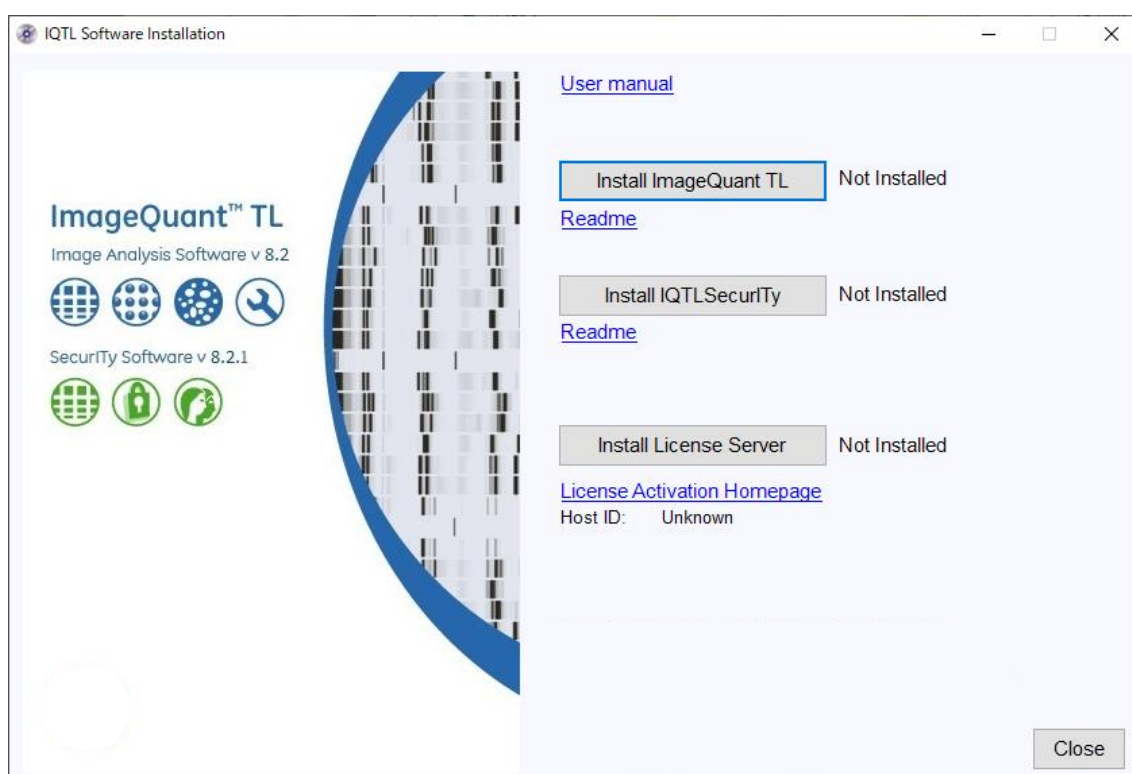

目次

1. インストールに関する注意とお願い.....	1
2. 作業手順.....	3
3. インストールに必要なもの	3
4. PC データのバックアップ	3
5. IQTL 旧バージョンのアンインストール	4
6. IQTL v.8.2 のダウンロード	4
7. IQTL v.8.2 のインストール手順	4
8. ライセンスファイルの取得とアクティベート	6
9. ライセンスの保存先.....	12
10. インストールの確認、ライセンスファイルの認識.....	12
11. IQTL 8.2 を起動できない場合、画像を開けない場合	14

1. インストールに関する注意とお願い

この度は Cytiva 製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

ImageQuant TL ソフトウェアをインストールしていただくにあたり、下記点のご確認をお願いします。

1. ImageQuant TL ソフトウェアをインストールするコンピューターの推奨動作環境は下記の通りです。

推奨動作環境

- メインメモリー 256Mb 以上、推奨 512 M Byte 以上
- ハードディスクの空き容量 5 G Byte 以上
- オペレーティングシステム：Microsoft Windows® 7 英語版もしくは Windows®10 Professional 32 または 64bit 英語版

- LAN ポートまたはその他のネットワークデバイスを有すること
 - CPU 1.4GHz 以上
2. ImageQuant TL は英語以外の OS にインストールした場合、文字ばけその他の支障が生じる可能性があります。
日本語入力には対応しておりません。
 3. 本インストールマニュアルでの説明および画面例は Windows 10 のものです。他の OS にインストールする場合は画面表示や手順の一部が異なる場合があります。
 4. ImageQuant TL は 1 ライセンスにつき 1 台のコンピューターのみインストールが可能です。複数のコンピューターへのインストールおよびコンピューターの変更は出来ません*。
 5. 本製品はソフトウェアライセンス製品です。ライセンスの「Activation ID」を、E-mail にて納品いたします。物品の配送はございませんので、ご承知おきください。
E-mail は、「eLicense.JP@cytiva.com」より、代理店様より指定されたエンドユーザー様の E-mail アドレスへ送られます。エンドユーザー様の E-mail アドレスへ、ご注文ソフトウェアライセンス製品インストールに必要な情報を配信した時点で、納品とさせていただきます。
 6. 「Activation ID」の再発行は行っておりませんので、お届けした E-mail 重要】ソフトウェアライセンス製品のお届け（Cytiva）SO#xxxxxx」は大切に保管下さい。
 7. 本インストールマニュアルは簡易版となっております。詳細につきましては、弊社バイオダイレクトライン Tech-JP@cytiva.com もしくは 03-5331-9336 までご連絡ください。なお弊社スタッフによるインストールをご希望される場合は別途有償にて承ります。

*ImageQuant TL はライセンス登録したコンピューター以外では動作致しません。これはコンピューターのネットワークデバイスの固有の値 Physical address (MAC Address、Ethernet Address、物理アドレス も同じ) の照合を利用したもので、一致した場合のみ動作します。ライセンスファイル取得後の Physical Address 変更は行えません。インストールするコンピューターにつきましては、専用のコンピューターをご用意されることをお勧め致します。

注：2016 年 8 月 15 日以前にご購入頂いた License Access Code を使ってライセンス取得をする際は、「Activation ID」の再発行が必要です。お手数ですが弊社バイオダイレクトライン Tech-JP@cytiva.com もしくは 03-5331-9336 までご連絡ください。その際にお持ちの License Access Code をお知らせください。

2. 作業手順

PC データのバックアップ



IQTL 旧バージョンのアンインストール

旧バージョンをお使いいただいていた方のみ実施してください。



IQTL v.8.2 のダウンロード

※インターネットに接続している PC が必要です。



IQTL v.8.2 のインストール



ライセンスの取得とアクティベート

※インターネットに接続している PC が必要です

注意： IQTL は ImageQuant TL の略称です。

3. インストールに必要なもの

ImageQuant TL v.8.2 のインストールをするために、以下のものが揃っていることを確認してください。

- ・ IQTL v.8.2 Software package (弊社ウェブページよりダウンロードします)
- ・ E-mail 「【重要】ソフトウェアライセンス製品のお届け（Cytiva）SO#xxxxxx」記載の「Activation ID」
- ・ インターネットへの接続

※ インターネットへの接続は IQTL をインストールするコンピューター以外のコンピューターでかまいません。
この場合ファイルを移動する手段(CD-R、USB メモリーなど)が必要です。

4. PC データのバックアップ

ImageQuant TL v.8.2 のインストールを行う前に PC 内のデータのバックアップをお願いします。

注：インストール中に問題が生じた場合、データの復旧ができなくなる可能性があります。万一の場合のため必ずデータのバックアップを行ってください。弊社ではデータのバックアップに関する一切の責任を負いかねます。

5. IQTL 旧バージョンのアンインストール

Control panel 内の Add/Remove Program から旧バージョンの IQTL をアンインストールしてください。デスクトップ上の IQTL ショートカットも削除してください。

6. IQTL v.8.2 のダウンロード

※インターネットに接続している PC が必要です

1. Cytiva のウェブページの IQTL のページにアクセスし、「ImageQuant TL ソフトウェア インストール方法」から Zip ファイル（約 137MB）をダウンロードします。
(<https://www.cytivalifesciences.co.jp/catalog/1167.html>)




※ホームページのレイアウトは予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

7. IQTL v.8.2 のインストール手順

1. PC を起動し、管理者権限を持つユーザーアカウントでログインします。
2. ダウンロードした Zip ファイル「23625_10061.zip」を展開します。
3. 展開されたフォルダ「IQTL_8_2_0_Security_8_2_1_29398170_AA」に含まれる「Setup.exe」をダブルクリックして開始します。

※Zip ファイルはアップデートにより予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

注：Windows10 で「Windows protected your PC」もしくは「Windows によって PC が保護されました」と表示されたら、メッセージ内の「More info」（詳細情報）をクリックして表示される画面から、ファイルを「実行」「Run anyway」します。

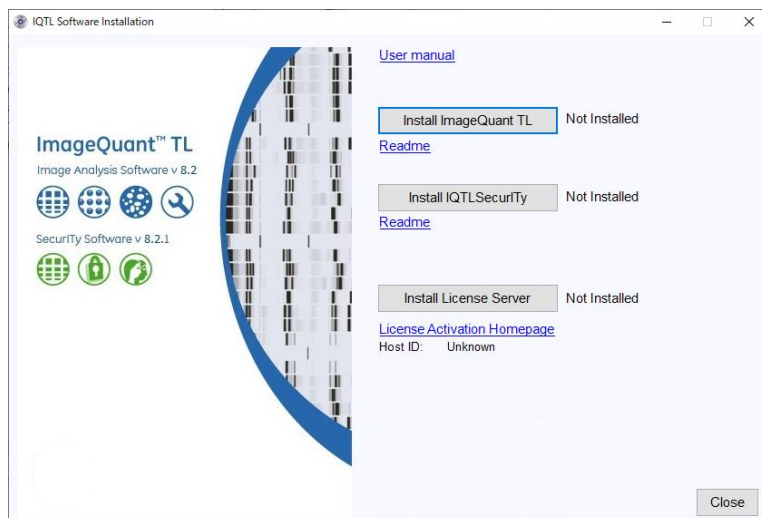

インストールプログラム画面には 3 つのボタンがあります。


[Install ImageQuant TL] ⇒ インストールします

[Install IQTL SecurITy] ⇒ ImageQuant TL SecurITy ライセンス購入時はインストールします


[Install License Server] ⇒ インストールします

ImageQuant TL v.8.2 のインストール


1. インストールプログラム画面で、[Install ImageQuant TL] ボタンをクリックしてスタートします。
2. **Next** をクリックします。

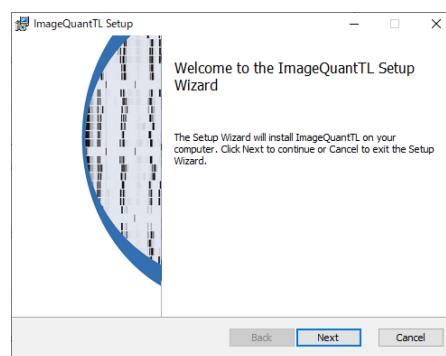


3. ライセンス同意書が表示されます。内容に同意いただけましたら「I accept the terms in the license agreement」にチェックを付け、**Next** をクリックします。

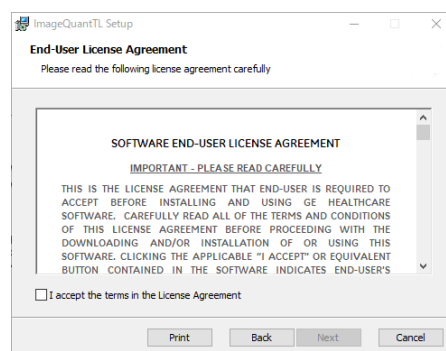

4. インストール先のフォルダを指定し、**Next** をクリックします。

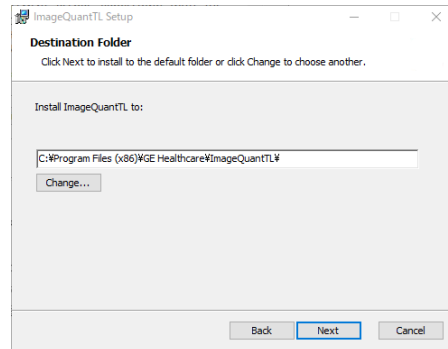


5. **Install** をクリックします。

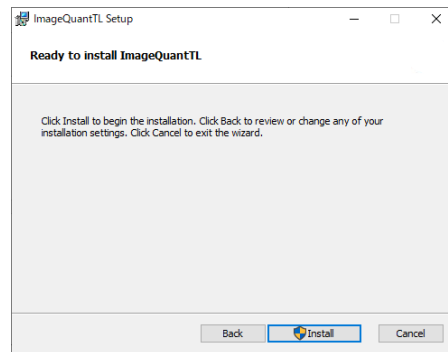

注：Windows10 で「Do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device?」もしくは「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されたら、「Yes」「はい」をクリックします。

6. **Finish** をクリックして完了です。
続けて[Install License Server] をインストールします。
7. ImageQuant TL SecurITy ライセンス購入時は
[Install IQTL SecurITy]もインストールします。

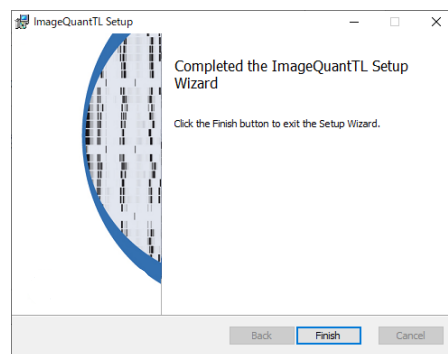

8. ライセンスファイルの取得とアクティベート

ソフトウェアライセンス製品をお使いいただくには、専用サイトでアクティベーションしたライセンスファイルをインストールする必要があります。この手順書では、専用サイトへのアクセス方法、ライセンスのアクティベーションおよびライセンスファイルのダウンロード方法を記載します。

なお記載される内容は予告無しに変更することがあります。ご使用になるコンピューター環境（OS、ブラウザ、メールソフト、インストールされているアプリケーションソフトの種類やバージョン、セキュリティの設定など）により、表記や手順が異なる場合がありますので、ご了承ください。（マニュアル作成時の環境：Windows 10 Professional、Google Chrome）

はじめに

- 1.1 ソフトウェアのインストールに必要な ID（Activation ID）は弊社「eLicense.JP@cytiva.com」よりお客様のメールアドレス宛にご連絡いたします。送信先はお客様に事前に登録いただいたメールアドレス宛になります。商品の配達はありません。メールを大切に保管ください。
- 1.2 メールサンプル

タイトル：【重要】ソフトウェアライセンス製品のお届け（Cytiva）SO#

株式会社

様

いつも大変お世話になっております。

さて、この度は、ソフトウェアライセンス製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

製品のインストールに必要な ID（Activation ID）を含むライセンス情報を以下の通り、お知らせします。

ソフトウェアライセンス製品については物品の配達はありません。

つきましては、本メールを大切に保管してください。よろしくお願いいたします。

弊社処理番号：SO #

製品コード：

製品名：

Activation ID：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....


ライセンスサイト (FlexNet) へのログイン方法

- 2.1 メール内のリンクよりライセンスサイトにアクセスをします。この作業はインターネットに接続されたコンピューターから実施してください。必ずしもソフトウェアをインストールするコンピューターで実施する必要はありません。


直接 URL を入力する場合は下記をアドレスバーに入力ください。

<https://cytiva.com/eDelivery>

- 2.2 Login 画面が表示されたら、With Activation ID を選択します。

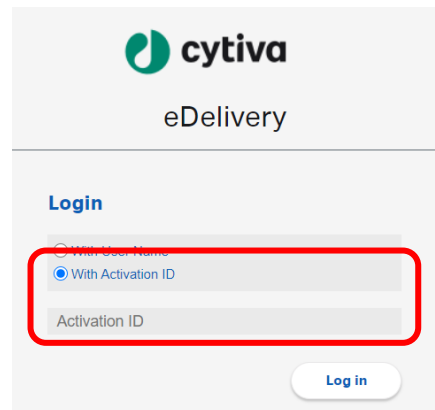

- 2.3 Activation ID を入力し、Log in ボタンをクリックします。Activation ID は弊社からのメールに記載されています。メールのサンプルを本手順書項番 1-2 に記載してあります。

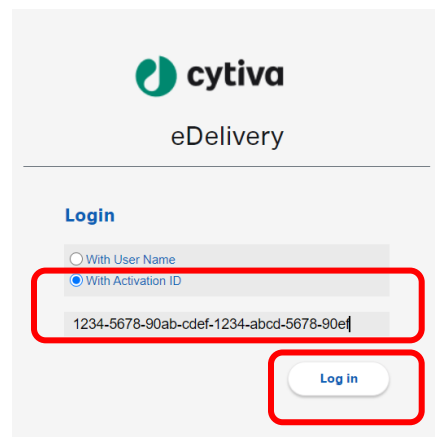


物理アドレスの確認


- 3.1 ライセンスのアクティベーションの際にインストールするコンピューターで使われている物理アドレス (Physical Address、MAC Address) の情報が必要になります。

なお、以下の作業は必ずソフトウェアをインストールするコンピューターで実施してください。コンピューターをインターネットに接続しなくても物理アドレスの確認は可能です。


- 3.2 キーボード上の**ウィンドウズキー**と**R キー**を同時に押します。

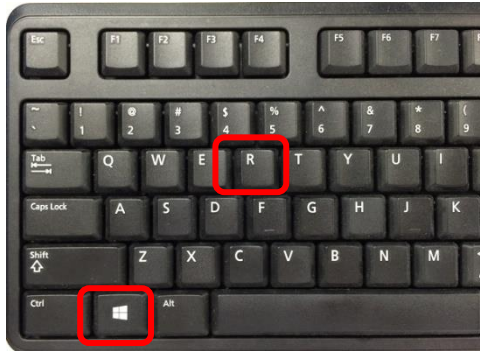


- 3.3 **Run**（日本語版の場合はプログラムを指定して実行）のウィンドウが立ち上がったら「**cmd**」と入力し、OK ボタンを押してください。

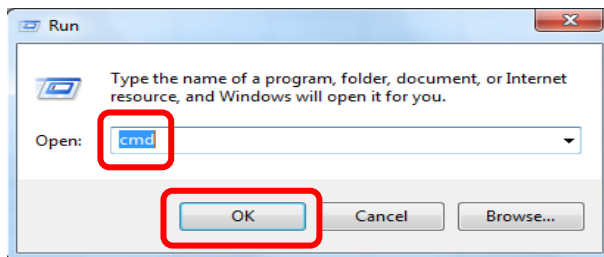

- 3.4 コマンドプロンプトが立ち上がったら「**ipconfig /all**」と入力して **Enter キー**を押してください。なお ipconfig と / の間にはスペースが入ります。

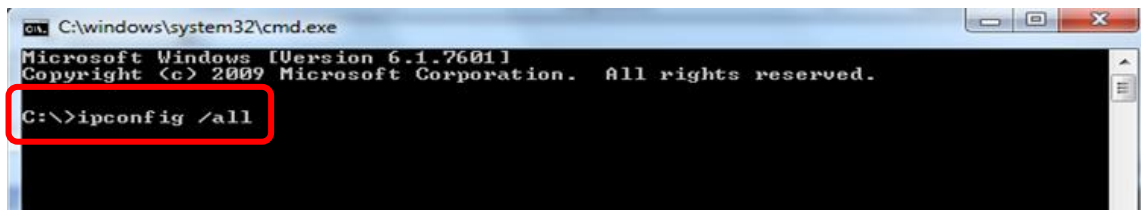


- 3.5 Physical Address（日本語版の場合は物理アドレスと表示）が表示されます。

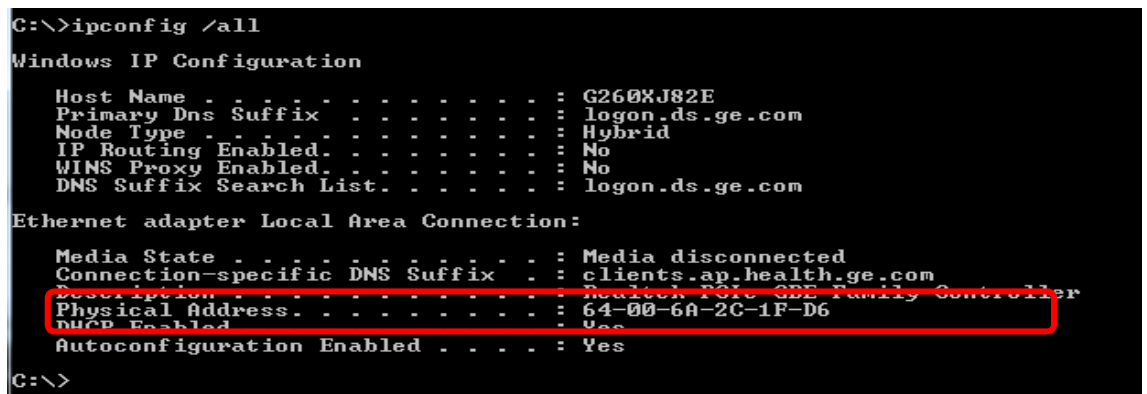


ライセンスのアクティベーションとダウンロード

- 4.1 ライセンスサイト（FlexNet）にログインし、紺色のメニューから **Activation & Entitlement** > **List Entitlements** をクリックします。

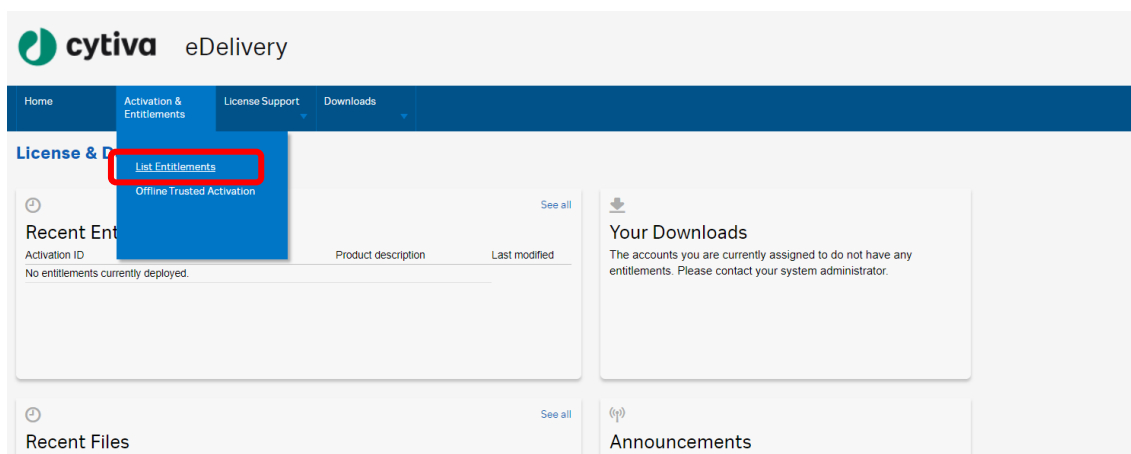

- 4.2 必要なライセンスにチェックをいれて、Action 内の **Activate** をクリックします。なお、利用可能なライセンス数は Available quantity に表示されます。

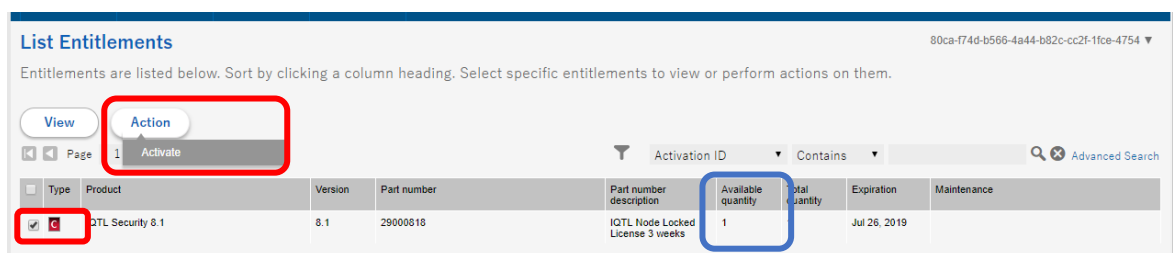

- 4.3 必須項目（* が付いた項目）を入力し、**Next** ボタンをクリックします。

Activate Licenses 80ca-f74d-b566-4a44-b82c-cc2f-1fce-4754 ▼

Please add or select at least one host and click Next to configure counts.

Generate Licenses

Sold to: JAPAN END USER ACCOUNT

Ship-to email:

Ship-to address:

Selected line items:

Activation ID	Product	Expiration date
80ca-f74d-b566-4a44-b82c-cc2f-1fce-4754	IQTL Security 8.1	Jul 26, 2019

License Model Attributes

License model type: Nodelocked Uncounted

Department *

FirstName *

LastName *

OrderEmail *

Organization *

RelatedProducts *

SoftwareUpdates *

- 4.4 Configure Hosts の緑色 + マークをクリックします。

Configure Hosts db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d ▼

Please enter values for the hosts and click Verify to validate the license. Or click Generate to generate the license.

Configure Hosts

Server hosts: * (no license hosts selected)

Selected line items:

Activation ID	Product	Expiration date
db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d	UNICORN 7	PERMANENT

- 4.5 Create License Host のウィンドウが立ち上がりますので、Nodelocked hosts に確認した物理アドレスを入力します。入力の際はハイフンを除いてください。入力後、**OK** をクリックします。

Create License Host

Please select a license host type and enter an appropriate value.

Nodelocked hosts::

- 4.6 Configure Hosts の Server hosts に物理アドレスが入力されているのを確認し、**Generate** ボタンをクリックします。

Configure Hosts db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d ▼

Please enter values for the hosts and click Verify to validate the license. Or click Generate to generate the license.

Configure Hosts

Server hosts: * 64006A2C1FD6

+ + - ?

Cancel Back Generate

Selected line items:

Activation ID	Product	Expiration date
db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d	UNICORN 7	PERMANENT

- 4.7 License details にアクティベーションされたライセンスが表示されます。必要なライセンスにチェックを入れ **View** > **Save To File** をクリックし、ライセンスファイルを保存します。

License details:

Sold to: JAPAN END USER ACCOUNT

View

Type	Permanent ID	Product	Version	Part number	Part number description	License hosts	Count	Support type	Fulfill date	Expiration
☒	FID_512740bd_5bea_4820_ba9c_406d0e42bd57	IQTL Security 8.1	8.1	29000818	IQTL Node Locked License 3 weeks	D481D7D961C0	1	MASTER	Jul 5, 2019	Jul 26, 2019

Complete

9. ライセンスの保存先

下記のアドレスにファイルを保存します。

C:\Program Files (x86)\GE Healthcare\License server\licenses


10. インストールの確認、ライセンスファイルの認識

正しくインストールが完了したか、確認を行います。


- デスクトップに作成された IQTL のアイコンをダブルクリックすると下の画面が開きます。
ライセンスに関する上記画面を次回起動時に表示させる必要がなければ、「Don't show this dialog at start-up」にチェックを入れます。




2. Accept をクリックするとコントロールセンターが開きます。

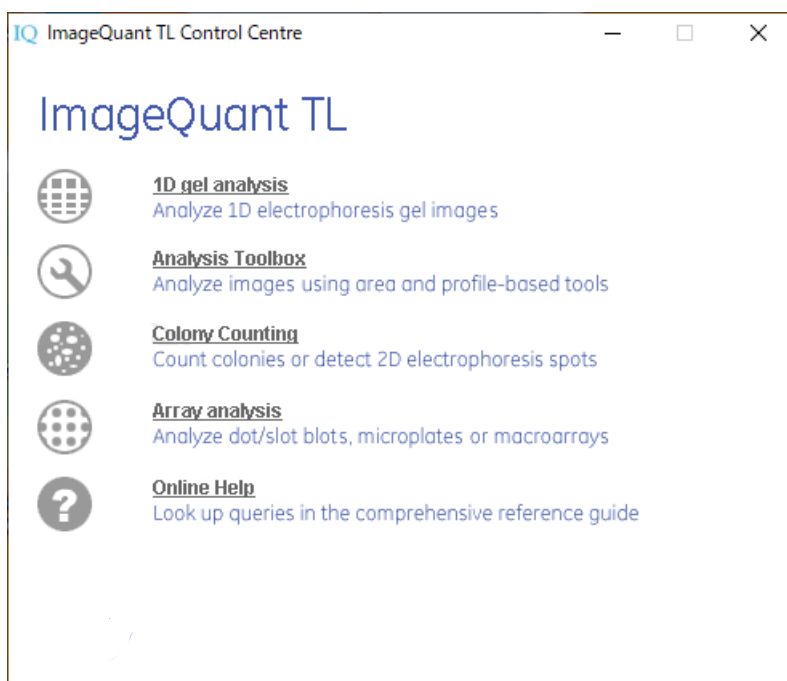

3. 「Analysis Toolbox」をクリックすると、ライセンスセットアップウィザードが開きます。
「I am using a Node Locked E-license」を選択し、**Next** をクリックします。

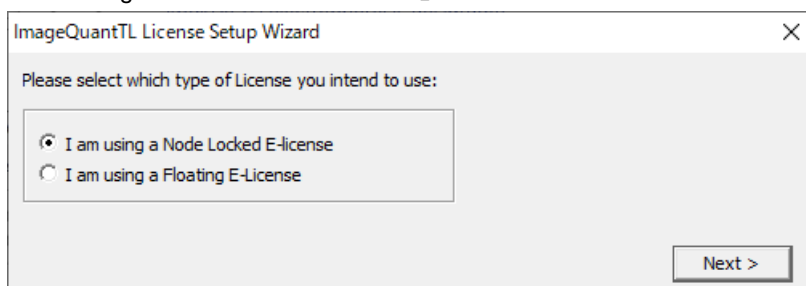

4. Browse ボタンをクリックし、取得したライセンスファイルを保存したフォルダを選択し **Finish** をクリックします。

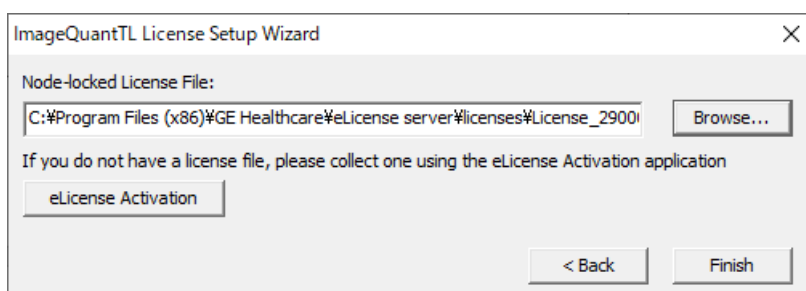

サンプル画像は以下のフォルダに用意されています。

C:\ProgramData\GE Healthcare\ImageQuant TL/Images

※ パスはお使用の PC や設定により異なる場合があります。

11. IQTL 8.2 を起動できない場合、画像を開けない場合

IQTL 8.2 を起動できない場合や画像を開けない場合は下記点の確認をお願いします。

- ネットワークアダプタが Disable になっている。
 - ☞ Device Manager でネットワークアダプタの状態を確認し、Disabled の場合は Enabled に変える。
- License File が所定のフォルダに保存されていない。
 - ☞ 9 に記載のフォルダに保存しなおしてください。
- License File 取得時の Physical Address が間違っている。
 - ☞ ライセンスサイトにログイン（2 に記載）し、紺色のメニューから License Support を選択します。「License hosts」の確認をしてください。もし間違いがある場合には Cytiva までご連絡ください。

お問合せ先

Cytiva（サイティバ）

グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社

〒169-0073

東京都新宿区百人町 3-25-1 サンケンビルヂング

お問い合わせ：バイオダイレクトライン

Tel：03-5331-9336

e-mail：tech-jp@cytiva.com

www.cytivalifesciences.co.jp