

Biacore™ Insight Software ver.7.0.9

Extension 追加手順

1. 概要

本資料は、Biacore™ Insight Software を既にご使用いただいているお客様が、追加で Extension（追加オプション）をご購入いただいた場合に、アクティベーションを実施いただく場合の手順書です。Biacore™ 1 シリーズ、Biacore™ 8 シリーズ、Biacore™ T200（v2 以降）、Biacore™ S200 と接続された PC で Biacore™ Insight Software を運用している方や、解析専用の PC を別に用意して Biacore™ Insight Software を運用している方が参考にする資料です。

この操作は基本的に全てのユーザー様に推奨されますが、GxP extension をご利用のお客様で CCP の発行をご希望の方は、必ず弊社まで事前にお問合せください。

注意：Insight Software v3.0.x 以前をご使用の場合、Insight Software のアップグレードが必要となります。Versionを確認の上、「Biacore™ Insight Evaluation Software ver.7.0 アップデート手順」をご確認ください。ご不明点は tech-jp@cytiva.com までお問い合わせください。

2. 手順（目次）

1. 概要	1
2. 手順（目次）	2
3. Extension の追加作業を始める前に.....	3
① Version に応じた追加作業の確認	3
② Physical address (MAC address)とサーバ名のメモ	3
④ Activation ID の確認	3
4. Extension ライセンスのアクティベーション	4
5. Biacore™ Insight Software の起動	5

3. Extension の追加作業を始める前に

① Version に応じた追加作業の確認

インストールされている Insight software の Version によって実施内容が変わります。

現在の Version *1	必要・推奨事項
3.0.x 以下	Insight Software 自体のアップグレードが必要 Insight Software 7.0.x までアップグレードする場合は Windows 11 であること。
4.0.x - 6.0.x	Insight Software 自体のアップグレードが可能。 Insight Software 7.0.x までアップグレードする場合は Windows 11 であること。 Extension の追加作業のみ実施も可能。
7.0.x	2026/07 年時点で最新 Version です。 Extension の追加作業のみ実施します。

*1 Biacore 1 series をご使用の場合、version 5.0 以上です。version 5.0 未満の場合、Biacore Insight Control Software は Biacore 8K Control Software と呼ばれています。

② Physical address (MAC address)とサーバ名のメモ

Insight Software がインストールされた PC にて、Windows のホーム画面で左下の Windows マークをクリックした後、cmd と入力し（検索ウィンドウが現れていなくとも問題ありませんのでそのまま入力してください）ipconfig/all と入力し Enter キーを押してください。ここで見られる Physical address (MAC address)は後に確認のために利用しますのでメモしておいてください。


④ Activation ID の確認

Extension をご購入いただいた際、Activation ID は Biacore™の機器管理者へ届いているメールに記載されています。


メールタイトル：「【重要】ソフトウェアライセンス製品のお届け（Cytiva）SO#XXXXX」

4. Extension ライセンスのアクティベーション


1. Windows スタートメニューより、Cytiva > Configure eLicense を起動します。

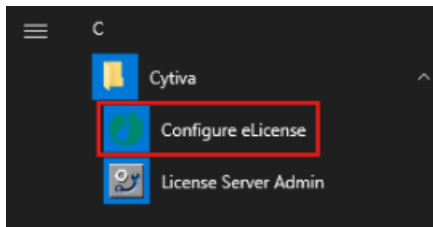

2. ウィンドウの赤枠部分に記載されている Physical address (MAC address)が今回ライセンスを activation する PC のものであるかご確認ください。異なる場合、プルダウンメニューから選択します。2.の項目は無視して 3.にてダウンロードした.lic ファイルを **Browse...**から選択して、**Configure eLicense** で適用してください。

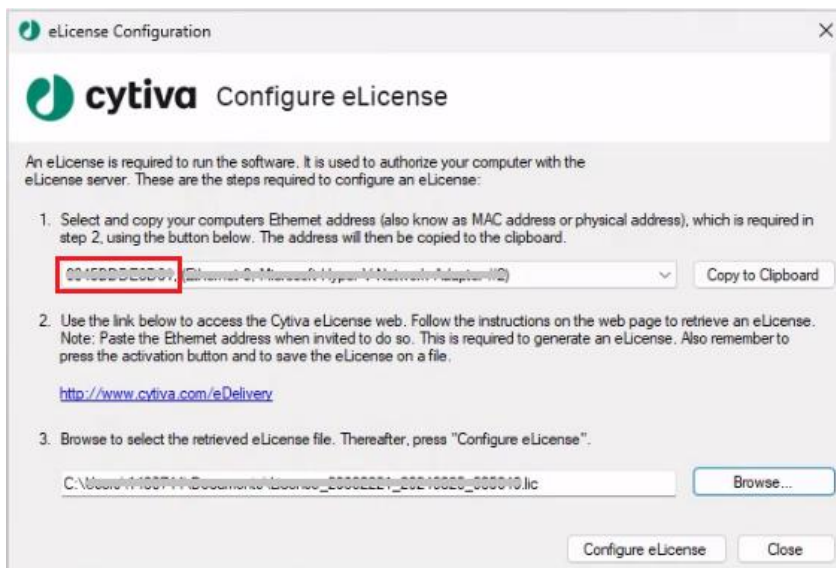


3. **OK** に続いて、eLicense Configuration を **Close** してください。

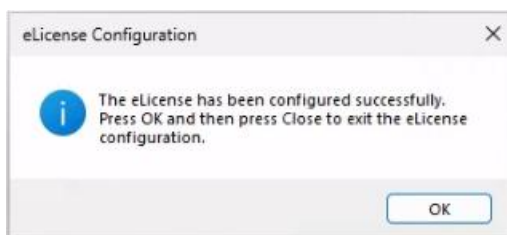


5. Biacore™ Insight Software の起動

最後に Insight Software 起動時に追加した Extension を選択すれば完了です。

1. Insight Evaluation Software または Insight Control Software を起動します。
2. Selected Extensions 右の鉛筆アイコンをクリックします。

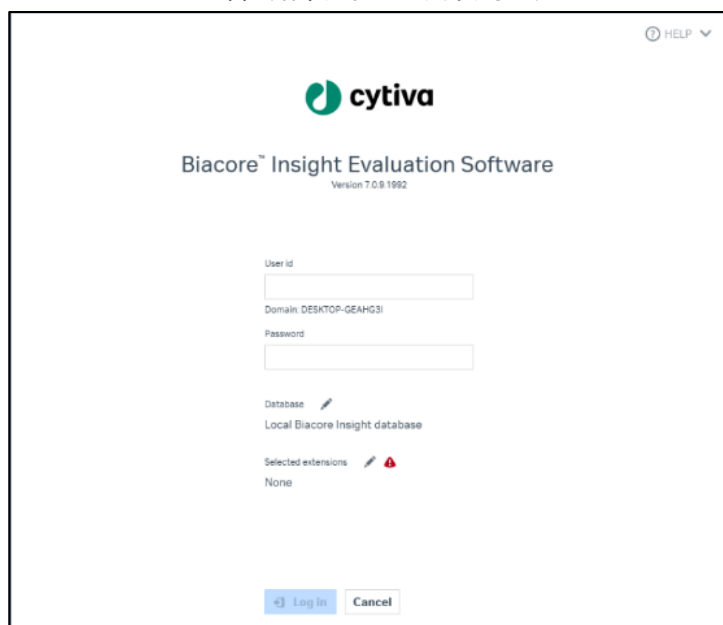


3. License server には、eLicensing Manager をインストールした PC 名またはサーバ名が入力されていることを確認します。Connect をクリックします。緑色で Connected to PC 名（サーバ名）の表示になります。アクティブにしたい Extensions をチェックし、Close をクリックします。

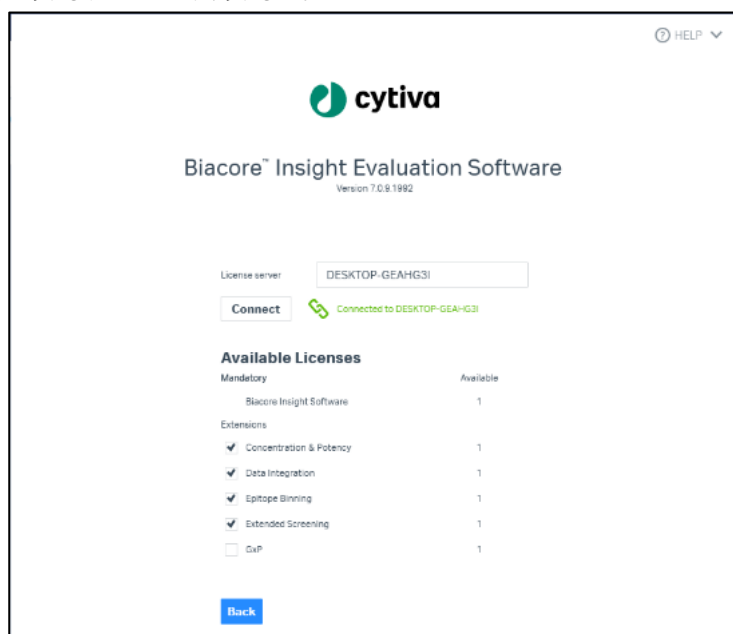

* PC 名（Device name）は、Windows スタートメニュー > Settings（歯車のアイコン） > System > About から確認できます。

4. User id と Password を入力してログインします。

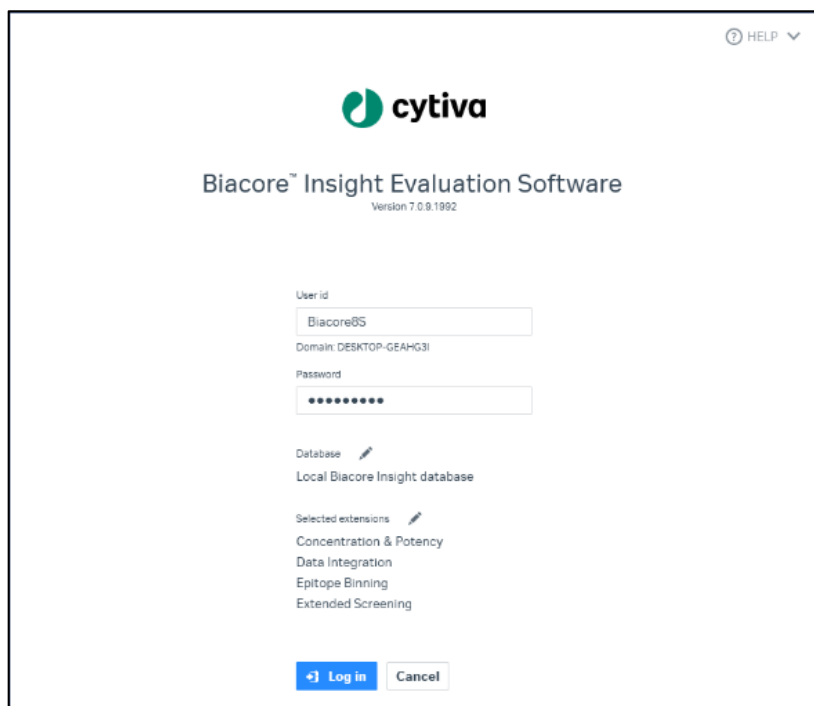

① HELP ▾

cytiva

Biacore™ Insight Evaluation Software
Version 7.0.9.1992

User id
Biacore05

Domain: DESKTOP-GEAHG3I

Password
••••••••

Database ✎
Local Biacore Insight database

Selected extensions ✎
Concentration & Potency
Data Integration
Epitope Binning
Extended Screening

Log in Cancel

Cytiva
グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
バイオダイレクトライン TEL : 03-5331-9336
E-mail : tech-jp@cytiva.com