

Cytiva ソフトウェアライセンス製品 アクティベーション手順書

ソフトウェアライセンス製品をお使いいただくには、専用サイトでアクティベーションしたライセンスファイルをインストールする必要があります。この手順書では、専用サイトへのアクセス方法、インストールプログラムのダウンロード方法、ライセンスのアクティベーションおよびライセンスファイルのダウンロード方法を説明します。

なお記載の内容は予告無しに変更することがあります。お使いのコンピューター環境（OS、ブラウザ、メールソフト、インストールされているアプリケーションソフトの種類やバージョン、セキュリティの設定など）により、表記や手順が異なる場合がありますので、ご了承ください。

1、はじめに

1-1、ソフトウェアのインストールに必要なID（Activation ID）は、弊社よりお客様のメールアドレス宛にご連絡いたします。送信先はお客様に事前に登録いただいたメールアドレス宛になります。

※ **物品の配達はありません。メールを大切に保管ください。**

1-2、メールサンプル


件名(U)	【重要】ソフトウェアライセンス製品のお届け (Cytiva) SO#XXXXXX
XXXX 様	
いつもお世話になっております。	
この度は、弊社ソフトウェアライセンス製品をご購入いただき誠にありがとうございます。	
製品のインストールに必要な ID（Activation ID）を含むライセンス情報を以下の通り、お知らせします。	
ソフトウェアライセンス製品については物品の配達はありません。	
つきましては、本メールを大切に保管してくださいませよう、よろしくお願いします。	
・弊社処理番号：SO# ・ソフトウェアライセンス製品コード： ・製品名： ・Activation ID：	
▼弊社担当者が機器振付調整時にインストールする場合（弊社がPCを提供する場合に限りです） このメール（ソフトウェアライセンス情報）をプリントアウトして弊社担当者にお渡しください。 お客様自身でのインストールは不要となります。	
▼お客様自身がインストールする場合 ソフトウェアライセンス製品のアクティベーション手順書に沿って、ソフトウェアをインストールしてください。 https://www.cytivalifesciences.co.jp/technologies/software/pdf/softwarelicense_activation_manual.pdf ImageQuant TL (IQTL) ソフトウェア、アクティベーション手順は製品ページをご覧ください。 https://www.cytivalifesciences.co.jp/catalog/1167.html	
■弊社個人情報保護に対する基本方針については以下をご参照ください。 【個人情報の利用目的】 取得いたしました個人情報は、当社製品・サービスの提供及び販売促進、当社製品に関する情報の収集・分析及び提供、新製品・新サービスの研究開発等並びに市場調査のために利用します。 当社は個人情報を業務委託先に預ける場合がありますが、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範に従い、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 個人情報に関するお問い合わせは個人情報相談窓口（042-585-5111：平日午前 10 時～午後 5 時）にて承ります。 グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社 個人情報管理責任者 https://www.cytivalifesciences.co.jp/company/sitepolicy/policy.html	
今後とも弊社ならびに弊社製品をご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。 尚、ご不明な点がございましたら、弊社バイオダイレクトライン（TEL03-5331-9336）までご連絡ください。	

2、ライセンスサイト (FlexNet) へのログイン方法

2-1、以下リンクよりライセンスサイトにアクセスをします。この作業はインターネットに接続されたコンピューターから実施してください。必ずしもソフトウェアをインストールするコンピューターで実施する必要はありません。

<http://www.cytiva.com/edelivery>


2-2、Login画面が表示されたら、With Activation IDを選択します。

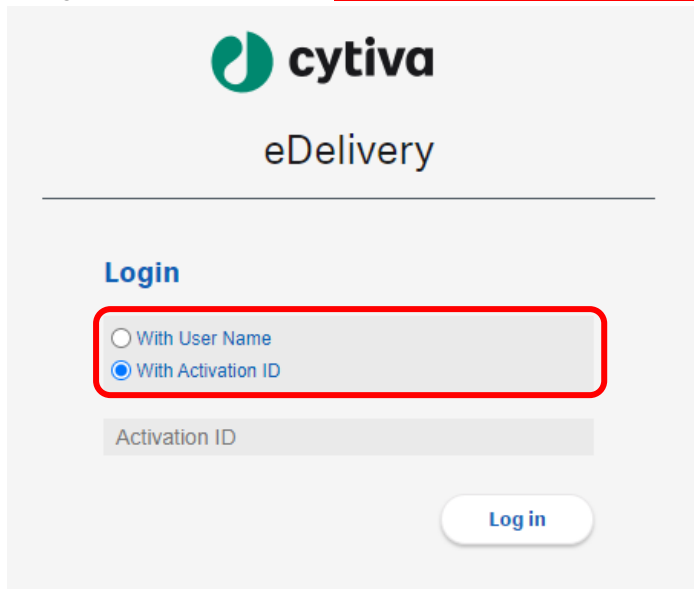

2-3、Activation IDを入力し、Log inボタンをクリックします。Activation IDは弊社からのメールに記載されています。メールのサンプルを本手順書項番1-2に記載してあります。

3、ソフトウェア（インストールプログラム）のダウンロード方法（省略する場合あり）

3-1、Your Downloads内の該当のソフトウェアをクリックします。Your Downloadsに何も表示されていない場合は項番4に進んでください。

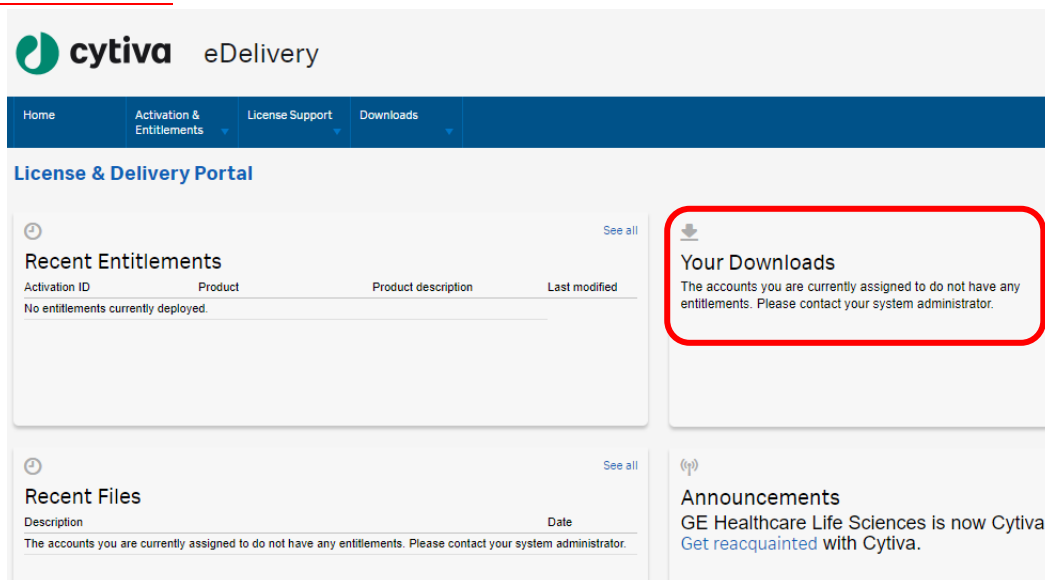


3-2、選択したソフトウェアのダウンロード可能なバージョンが表示されます。Descriptionから目的のバージョンをクリックします（以下はUNICORNの例です）



Version	Description	Date Available	Log Details
7.0.2	UNICORN 7.0.2 DVD Package	Jul 12, 2016	Download Log
7.0	UNICORN 7.0 DVD Package	Nov 25, 2014	Download Log

※ ご使用の機器によって、ダウンロードするソフトウェアのバージョンが異なります。最新のバージョンが適用されるとは限りませんので、ご注意ください。

3-3、必要なファイルのダウンロード用リンク（図の赤枠を参照）をクリックします。

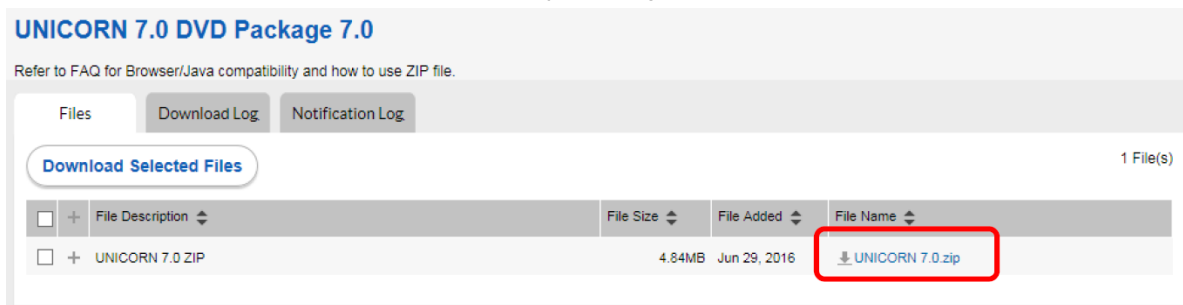

UNICORN 7.0 DVD Package 7.0


Refer to FAQ for Browser/Java compatibility and how to use ZIP file.

Files Download Log Notification Log

Download Selected Files 1 File(s)

	File Description	File Size	File Added	File Name
☐	UNICORN 7.0 ZIP	4.84MB	Jun 29, 2016	UNICORN 7.0.zip

3-4、名前を付けて保存をクリックします。この操作はお使いのブラウザによって異なる場合があります。

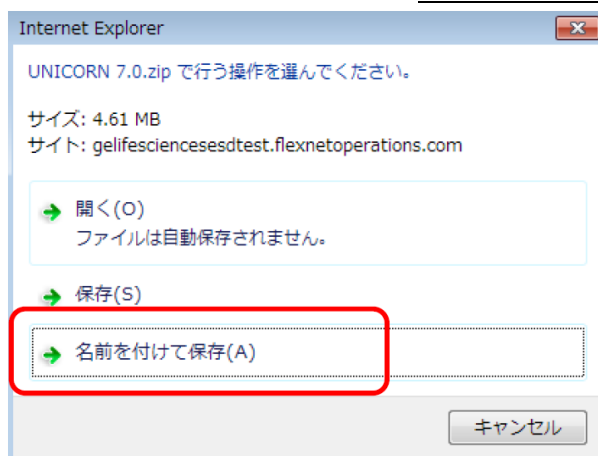


3-5、ダウンロードするファイルの保存フォルダを指定して保存します。

4、物理アドレスの確認


4-1、ライセンスのアクティベーションの際にインストールするコンピューターで使われている物理アドレス（Physical Address or MAC Address）の情報が 필요합니다。

なお、以下の作業は必ずソフトウェアをインストールするコンピューターで実施してください。コンピューターをインターネットに接続しなくても物理アドレスの確認は可能です。


4-2、キーボード上のウインドウキーと R キーを同時に押します。

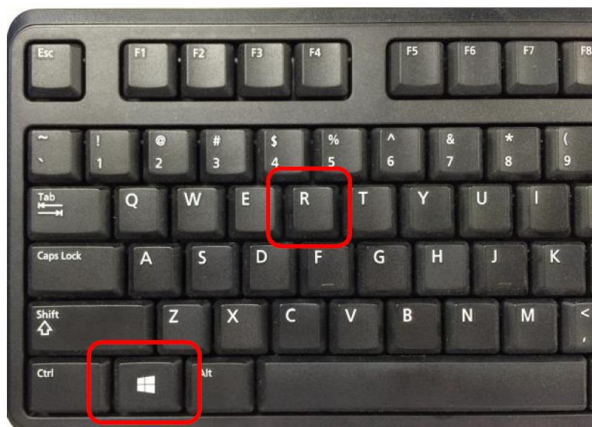

4-3、Run（日本語版の場合はプログラムを指定して実行）のウィンドウが立ち上がりましたら「cmd」と入力し、OK ボタンを押してください。

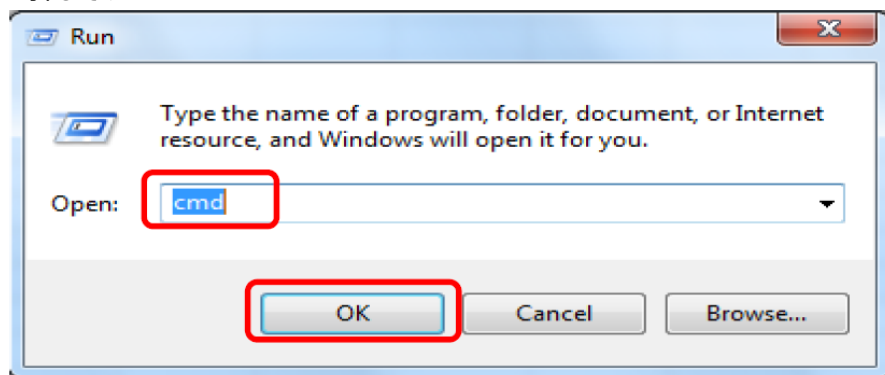

4-4、コマンドプロンプトが立ち上がりましたら「ipconfig /all」と入力して Enter キーを押してください。なお ipconfig と / の間にはスペースが入ります。

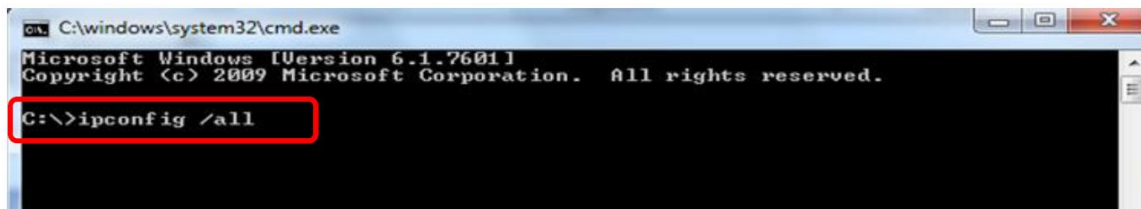

4-5、Physical Address（日本語版の場合は物理アドレスと表示）が表示されます。

```
C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : G260XJ82E
Primary Dns Suffix . . . . . : logon.ds.ge.com
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : logon.ds.ge.com


Ethernet adapter Local Area Connection:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . . . . : clients.ap.health.ge.com
Description . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . : 64-00-6A-2C-1F-D6
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes


C:\>
```

5、ライセンスのアクティベーション

5-1、ライセンスサイト（FlexNet）にログインし、紺色のメニューから Activation & Entitlements >List Entitlements をクリックします。

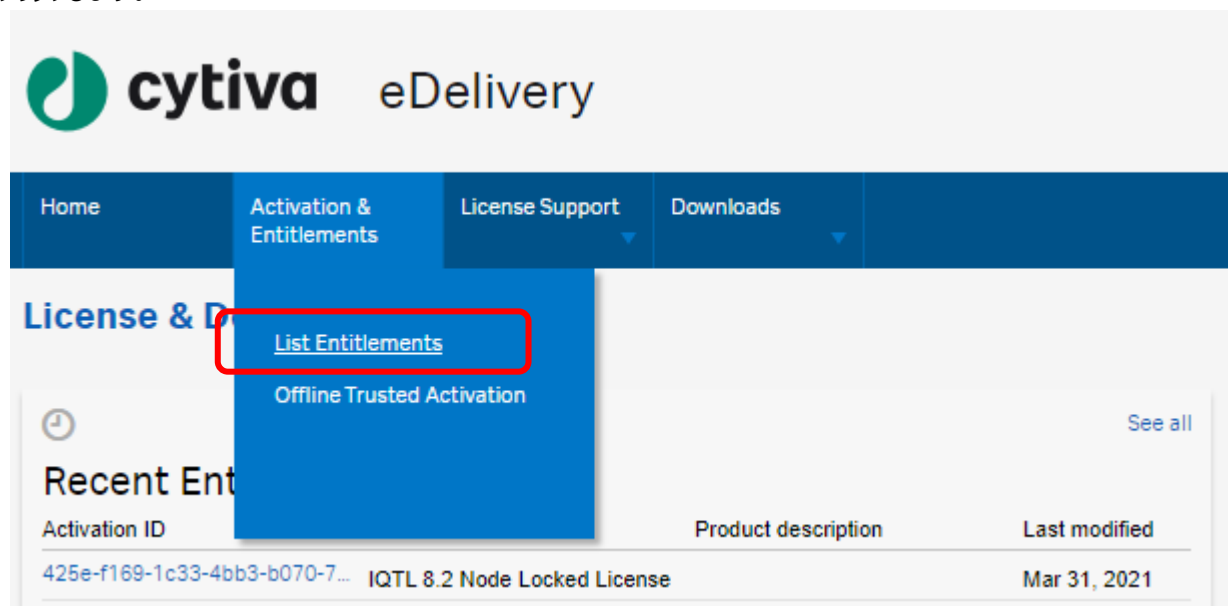

5-2、必要なライセンスにチェックをいれて、Action 内の Activate をクリックします。なお、利用可能なライセンス数は Available quantity に表示されます。

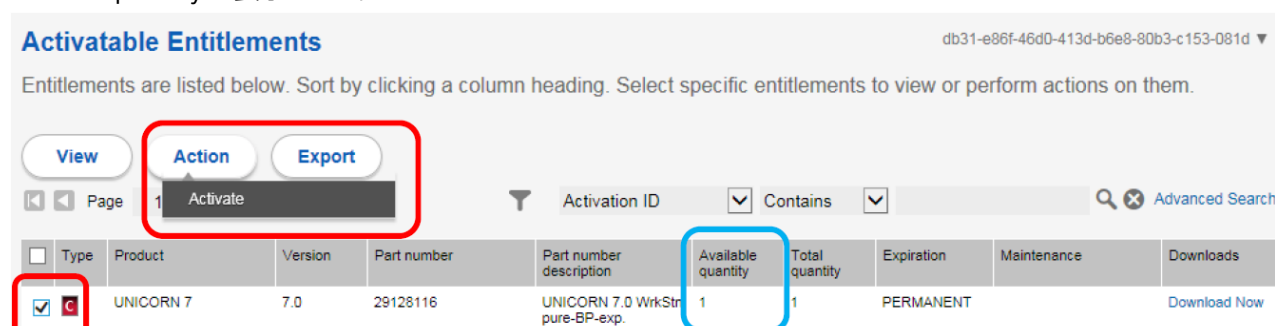

5-3、必須項目（*が付いた項目）を入力し、Next ボタンをクリックします。

Activate Licenses db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d ▼

Please add or select at least one host and click Next to configure counts.

Generate Licenses

Sold to:

Ship to email:

Ship to address:

Selected line items:

Activation ID	Product	Expiration date
db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d	UNICORN 7	PERMANENT

License Model Attributes

License model type: Nodelocked Uncounted

RelatedProducts * ▼

SoftwareUpdates * ▼

OrderEmail *

Organization *

Department *

LastName *

FirstName *

Cancel
Next

5-4、Configure Hosts の+マークをクリックします。

Configure Hosts db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d ▼

Please enter values for the hosts and click Verify to validate the license. Or click Generate to generate the license.

Configure Hosts

Server hosts * (no license hosts selected)

Selected line items:

Activation ID	Product	Expiration date
db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d	UNICORN 7	PERMANENT

Cancel
Back
Generate

5-5、Create License Host のウィンドウが立ち上がりますので、Nodelocked hosts に確認した物理アドレスを入力します。入力の際はハイフンを除いてください。入力後、OK をクリックします。

Create License Host

Please select a license host type and enter an appropriate value.

Nodelocked hosts:: 64006A2C1FD6

OK
Cancel

5-6、Configure Hosts の Server hosts に物理アドレスが入力されているのを確認し、Generate ボタンをクリックします。

Configure Hosts db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d ▼

Please enter values for the hosts and click Verify to validate the license. Or click Generate to generate the license.

Configure Hosts

Server hosts: * 64006A2C1FD6

+ + ✖ ?

Selected line items:

Activation ID	Product	Expiration date
db31-e86f-46d0-413d-b6e8-80b3-c153-081d	UNICORN 7	PERMANENT

Cancel
Back
Generate

- ※ Generate ボタンが出てこない場合は、Next ボタンをクリックします。手順 5-6-1 をご参照ください。
- ※ Generate ボタンが出てきた場合は、手順 5-7 に進んでください。

5-6-1、Configure Counts の画面が表示された場合は、Fulfill count に 1 を入力し、Next をクリックします。

Configure Counts 1234-5648-9abc-defg-hijk-lmno-pqrs-tuvw ▼

Please enter values for the counts and click Next to review.

Configure Counts

Sold to:

License model type:

Department

FirstName

LastName

OrderEmail

Organization

RelatedProducts

SoftwareUpdates

Selected Hosts

Server hosts
123456789ABC

Activation ID	Product	qty	Unallocated qty	Extra	Fulfill count
1234-5648-9abc-defg-hijk-lmno-pqrs-tuvw	UNICORN EvaluationClassic 7	1	1	0	1

Cancel
Back
Next

5-6-2、情報が正しいことを確認し、Generate ボタンをクリックします。

Generate Licenses - Review 1234-5648-9abc-defg-hijk-lmno-pqrs-tuvw ▼

Please review values and click Verify to validate the license, or click Generate to generate the license.

Generate Licenses - Review

Sold to:

License model type:

Department

FirstName

LastName

OrderEmail

Organization

RelatedProducts





SoftwareUpdates

Fulfill counts:

Host	Activation ID	Product	Fulfill count
123456789ABC	1234-5648-9abc-defg-hijk-lmno-pqrs-tuvw	UNICORN EvaluationClassic 7	1

Generate
Cancel
Back

5-7、License details にアクティベーションされたライセンスが表示されます。必要なライセンスにチェックを入れ View > Save To File をクリックし、ライセンスファイルを保存します。ライセンスファイルのインストール手順につきましては、各ソフトウェアのインストールマニュアルをご参照ください。

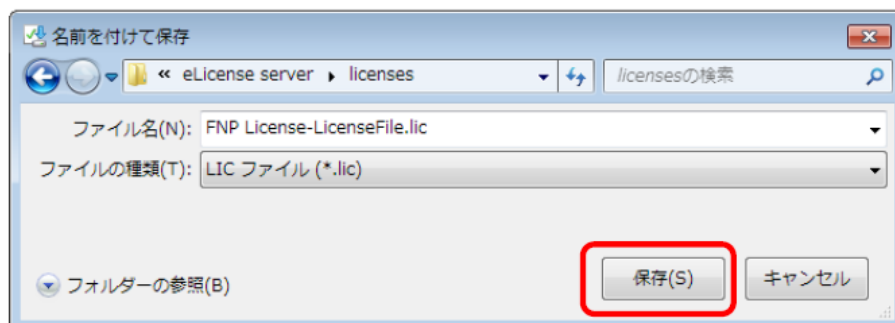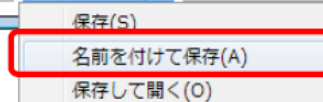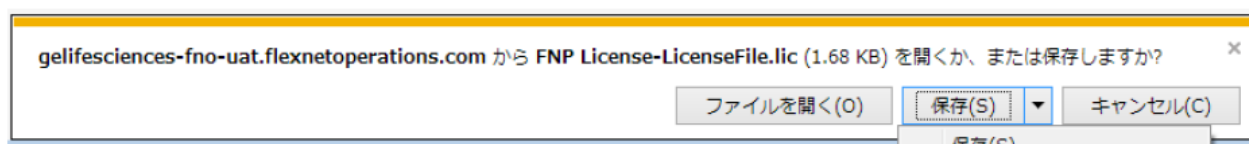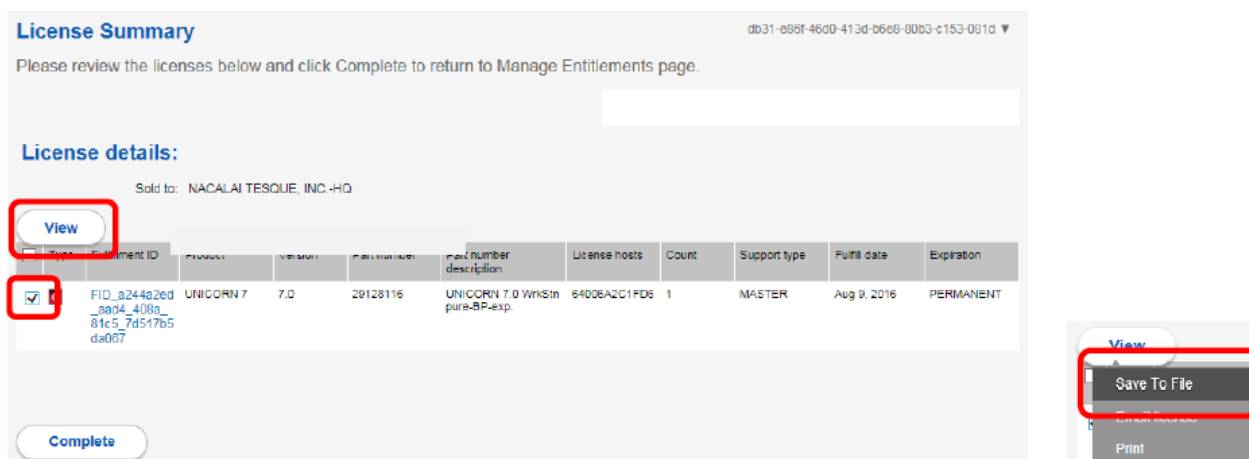

Cytiva

グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
バイオダイレクトライン

TEL : 03-5331-9336 (使用方法については音声案内 2 番を選択)

E-mail : tech-jp@cytiva.com